



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU-VETOKAAPPI

Sähkölasin käyttöohje



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

@ visu@visu.fi

☎ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi

Sähkölasin kalibrointi

Toiminta

Sähkölasi toimii sähkömoottorilla ylös-alas. Liikettä ohjataan joko painikkeista tai lasista manuaalisesti, jolloin moottori tunnistaa halutun liikkeen suunnan. Sähkölasi on varustettu vetokaappeja koskevan standardin EN 14175 mukaisin turvamekanismein.

Linjaus

Manuaali- ja sähköohjauksen yhteismahdollisuudesta sekä käytöstä johtuen lasi voi ajan myötä mennä hieman vinoon. Ilmiö korostuu leveissä vetokaapeissa. Tämä ilmenee siten, että lasi ei näytä olevan suorassa tai se jumiutuu ala- tai yläasentoon. Tällöin on syytä suorittaa lasin linjaus, eli kalibrointi seuraavasti:

1. Aja vetokaapin lasi ala-asentoon.
2. Kierrä lasi katolla olevasta vaijerista käsin niin alas kuin lasin urat sallivat.

