



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

RIPUSTETTAVA ALAKALUSTE

Asennusohje

Päivitetty 19.5.2022



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland


@ visu@visu.fi

☎ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi


ASENNUS

Alakaluste asennetaan kiskoille nostamalla kaluste ensin takareunan kiinnikkeiden alatasolle.

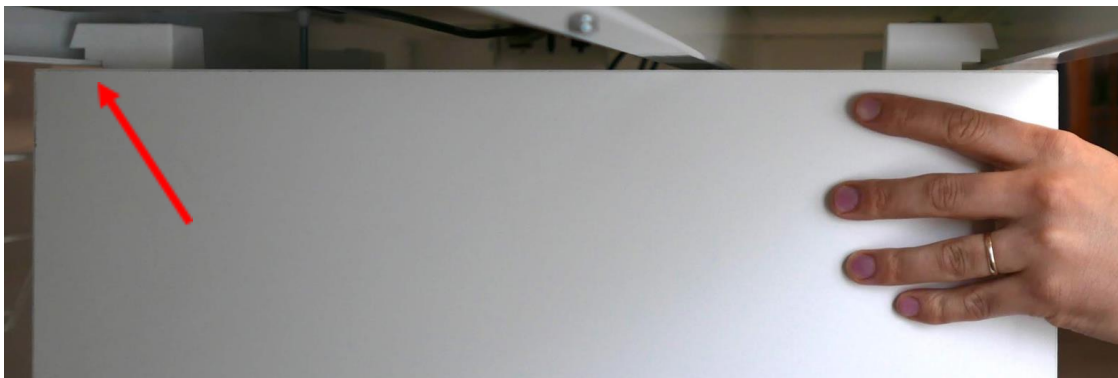

Kuva 1

Tämän jälkeen kaluste nostetaan ylös paikoilleen ja vedetään hitaasti eteenpäin, kunnes alakaluste laskeutuu kiinnikkeiden ylätasolle edestä ja takaa.

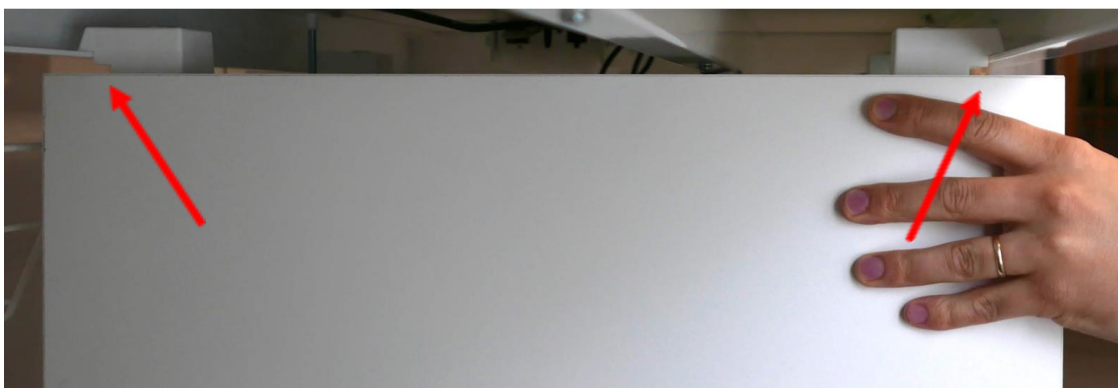

Kuva 2

Voit nyt liu'uttaa alakalusteen sivusuunnassa haluamaasi kohtaan kiskoja pitkin. Lukitse lopuksi alakaluste paikoilleen seuraavien ohjeiden mukaan.

KALUSTEEN LUKITUS

Alakaluste pitää lukita tahattoman irtoamisen estämiseksi kalusteessa olevilla lukituspulteilla (yleisin vaihtoehto) tai lukituskiilalla. Kumpikin tapa estää kalusteen liikkumisen niin, että se pääsisi nousemaan kiinnikkeen alatasolle (katso kuva 1). Jos kaluste halutaan siirtää pois pöydän alta, pitää lukitusosat löysätä tai poistaa, jotta sitä pystyy nostamaan riittävästi.

Lukituspultti

Alakalusteesta löytyy tehdasasennettuna lukituspultit, jotka sijaitsevat kalusteen keskellä etu- ja takareunassa.

Lukituspultti kiristetään kierteen loppuun saakka tai kunnes se koskettaa kevyesti tason alapintaa.



Kuva 3

Lukituskiila

Alakalusteen etureuna voidaan myös lukita jälkitoimitettavalla lukituskiilalla.

Lukituskiila painetaan ripustuskannakkeen etuosassa olevaan koloon.

Jos kaluste halutaan irrottaa, poistetaan lukituskiila vetämällä se ulos.



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6